

BuBble bags

INSTRUCCIONES DE USO

Introduzca el objeto que se quiera limpiar en el interior de la BuBble bag. Llene la bolsa con líquido de limpieza hasta el límite indicado (20 o 60 ml). Si es necesario, la bolsa puede cerrarse usando el clip proporcionado.

Coloque la BuBble bag dentro del baño ultrasónico, preferiblemente en una posición óptima y cerca del fondo, donde el campo ultrasónico es más intenso.

Utilice una linterna para comprobar el correcto funcionamiento de la BuBble bag. Encienda la linterna en la parte inferior de la bolsa cuando el baño ultrasónico esté en marcha. Podrá comprobar nubes blancas de burbujas.



Después del lavado, recoja la BuBble bag del baño ultrasónico. Retire la muestra con pinzas desafiladas; un objeto afilado podría perforar la bolsa.



El líquido de limpieza puede desecharse normalmente; la BuBble bag puede reciclarse usando el contenedor de plástico.

Las BuBble bags son de uso único.

Cuando reutilizamos una bolsa, el patrón de generación de burbujas deja de funcionar. Además, podría causar contaminación en su muestra, o la bolsa podría romperse.

BuBclean no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas relacionadas al uso indebido de las BuBble bags.